

## TBS-T漂洗缓冲液（10×）

### 01/产品组分

序号	组分	YY-6435S
1	TBS-T 漂洗缓冲液（10×）	500 mL

### 02/保存条件

2-8°C，有效期2年。

### 03/产品概述

TBST 缓冲液是生物学实验中常使用的缓冲液，主要用于 Western Blot，免疫组化和原位杂交，酶联免疫等实验中，清洗免疫印迹膜。TBST 中主要含有 Tris-HCl，NaCl，Tween20 这三种物质。

### 04/注意事项

#### 请务必在使用本试剂之前阅读此注意事项

- ◇ 该洗涤液已经经过滤除菌处理，可直接使用，一旦启用后建议在2周内用完。使用过程中应尽量避免细菌污染。
- ◇ 为了您的安全和健康，请在操作过程中，穿实验服并戴一次性手套操作。

### 05/使用方案

1. 取适量本产品，用蒸馏水或者去离子水10倍稀释。
2. 在一抗或二抗孵育结束后，加入适量的1×TBST洗涤液，能盖住蛋白膜即可，在摇床上缓慢摇动洗涤，3-5 min，弃去洗涤液，再加入新的1×TBST洗涤液。共洗涤3次，每次3-5 min。然后进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件，WB的染色结果背景仍然较高，可以适当延长洗涤时间，并增加洗涤次数。通常，延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对WB的结果产生负面影响。

本产品仅用于科学研究！

电话：400-6688-905

邮箱：order@yanyu-tech.com

地址：北京经济技术开发区科创五街2号15幢2层B区

