

五大注意事项

1. 注意移液器、吸头和液体在同一温度。
2. 注意吸头须紧套在连件上。
3. 吸液时移液器保持竖直，吸头没入液面下仅数毫米。
4. 吸液前预洗吸头，即吸放 5 次液体，这在转移粘稠或密度与水不同的液体时尤其重要。
5. 始终用拇指控制按钮运动，以保证连贯一致。

2 安装移液器钩架

用酒精清洁搁板表面；剥除粘胶上的保护纸；沿搁板边缘按压钩架；将移液器竖直挂在钩架上。



3 操作

旋转操作按钮以调整移液量程，观察显示窗中的量程显示并确认，确保数字显示在视窗中央；
按压并牢固地安装移液吸头，确保密封良好，其标志是在吸头与黑色管嘴连件形成清晰的密封圈。

正向移液：

- 按下按钮到第一停点。
- 将吸头没入液面下 2–3mm，轻缓松开按钮回到开始位置。仔细提上吸头并在容器壁上停靠一下，以去除多余液体。
- 轻按按钮至第一停点，液体即被排出；稍停片刻继续按按钮至第二停点（即吹出），这一步骤将排空吸头，保证液体准确转移。
- 松开按钮，回到开始位置。如需要，更换吸头，继续移液。
按压管嘴推出器并弹出吸头，并抛弃至废弃物容器。

注意：对于高粘度液体，建议使用反向移液方法。

- 按下按钮至第二停点 (Fig. C)，将吸头没入液面下 2–3mm，轻缓松开按钮回到开始位置 (Fig. A)。
- 仔细提上吸头并在容器壁上停靠一下，以去除多余液体。
- 轻按按钮至第一停点 (Fig. B)，排出设定容量的液体，继续按住按钮，液体将留在吸头中而不被转移。
- 多余液体随吸头丢弃或返回原来容器。

4 储放

移液器如不使用，建议将它竖直挂在移液器架上。






研雨公众号

研小雨

TopPlus手动可调式&固定式移液器

1 注意

移液器未装吸头，切勿移液！

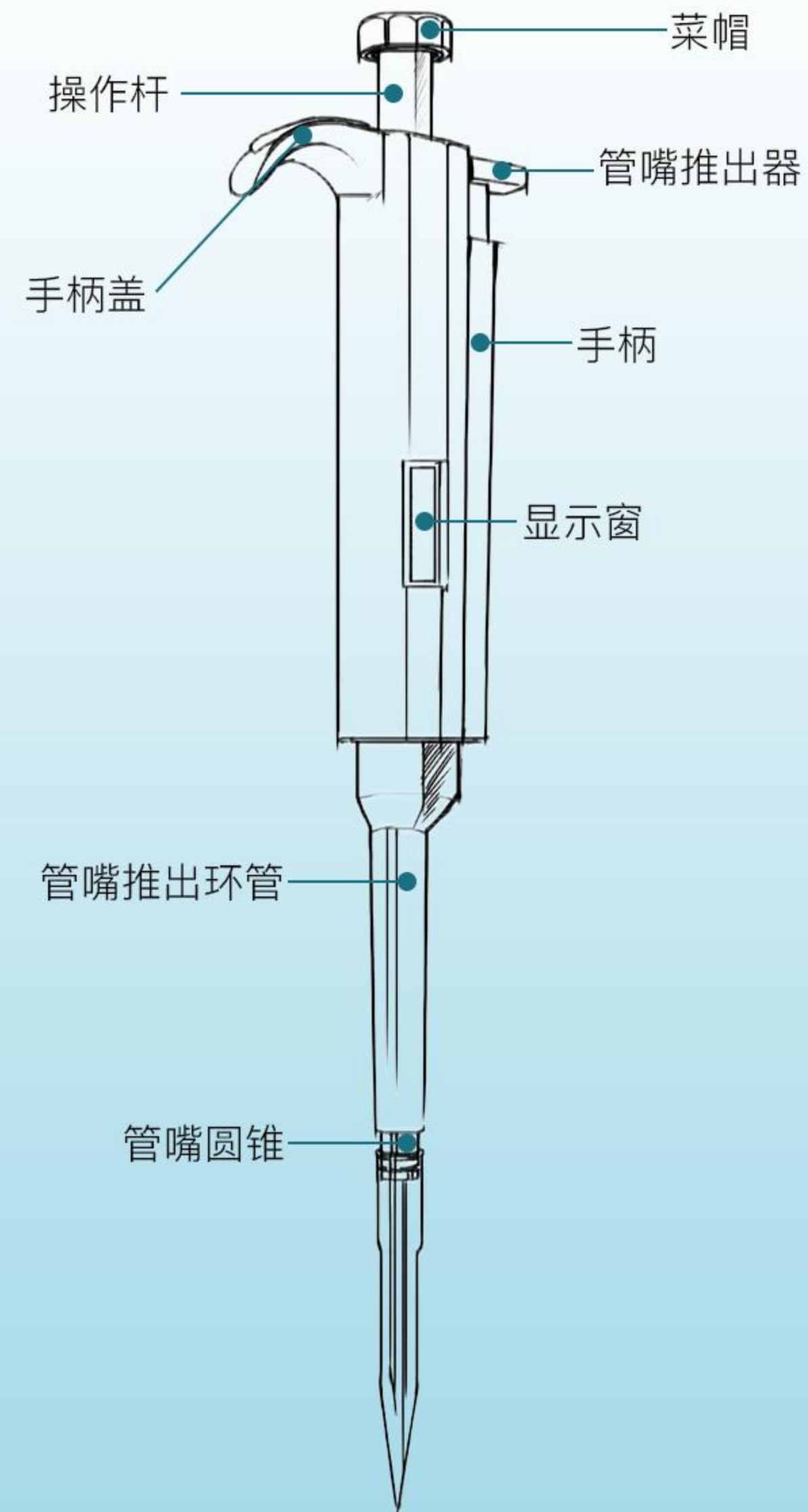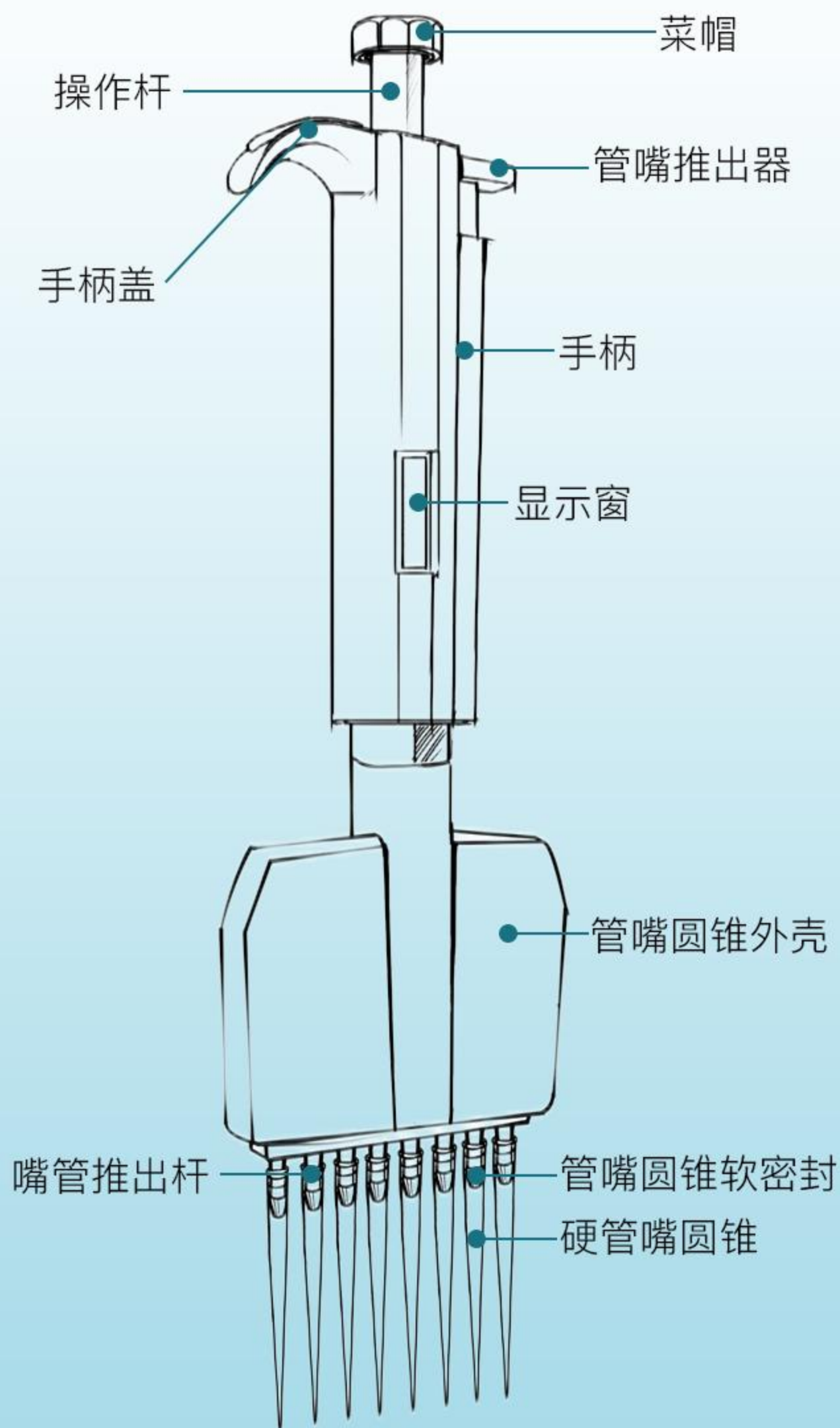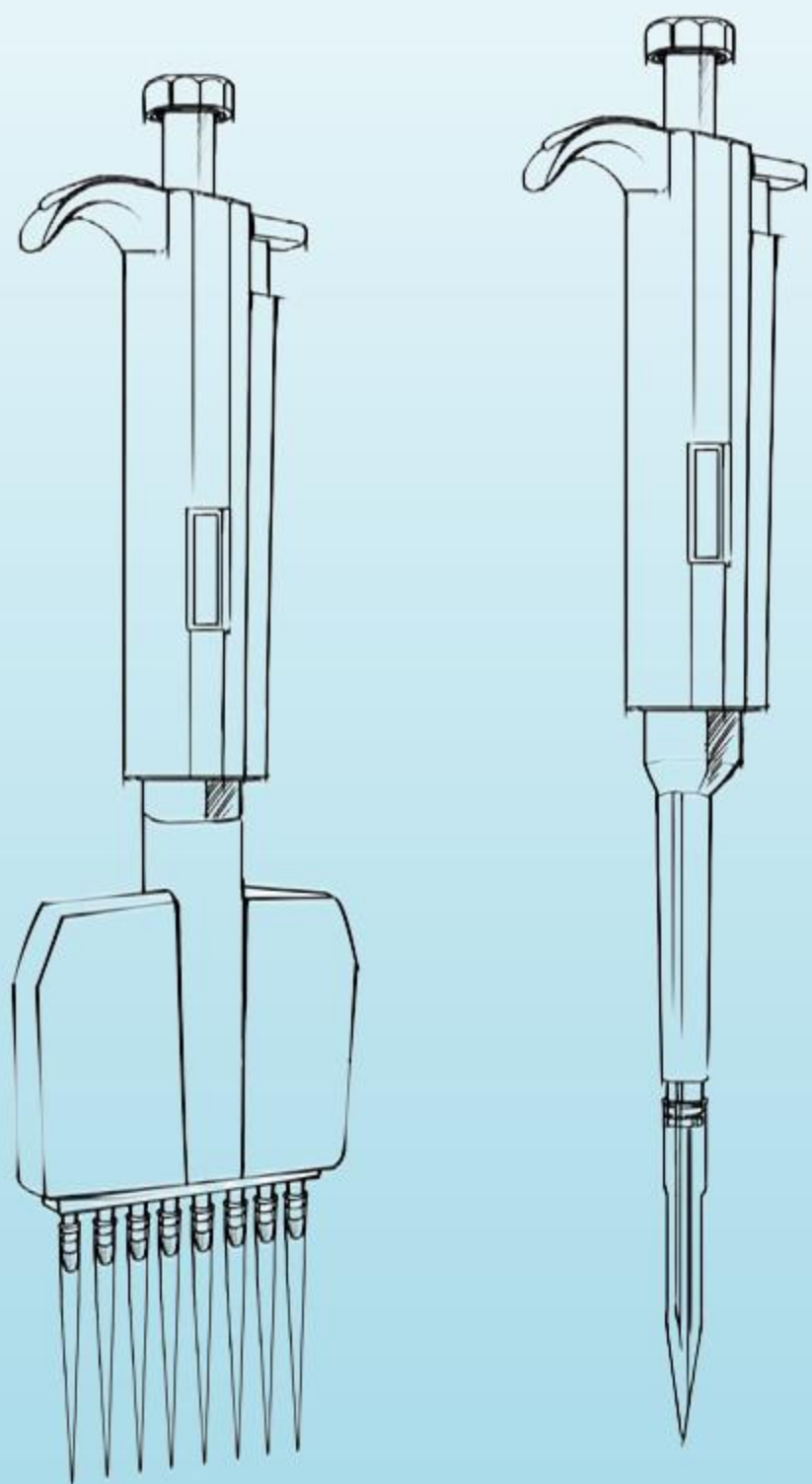

符合ISO 8655/DIN12650国际标准
1 2 3 0 1 5 0 3